

Agitador

## de Kline Orbital



Av. Alvarez Thomas 2651  
C1431FOD Buenos Aires  
Argentina  
Tel.: (54-11) 4521-2070  
Fax: (54-11) 4522-9535  
E-mail: [vicking@vicking.com.ar](mailto:vicking@vicking.com.ar)  
Web Site: [www.vicking.com.ar](http://www.vicking.com.ar)

# MANUAL DE USO

### *Características Técnica*

El agitador de Kline marca VICKING tiene movimiento orbital con excentricidad 20 mm.

La plataforma de agitación se apoya en cuatro columnas cada una con movimiento universal en cada extremo.

Motorreductor de 12 V. Corriente continua. Doble fusible.

El variador electrónico regula la velocidad entre 40 y 250 r.p.m., según el peso de los elementos a agitar. (\*)

Timer de 30 minutos.

Interruptor inversor para conectar a Timer o Trabajo continuo (\*\*).

La superficie de trabajo es de 330 x 330 mm con plataforma de goma antideslizante y un sistema de resortes para fijar frascos.

Se apoya sobre cuatro ventosas de goma.

Cable trifilar con descarga a tierra = 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> y ficha moldeada.

Para conectar a 220 V - 50 Hz.

### *Puesta en marcha y funcionamiento*

Una vez fijado el elemento a agitar sobre la bandeja soporte se acciona el interruptor de puesta en marcha.

Si se conecta la función Continua(\*), se acciona a continuación la perilla del potenciómetro que regula la velocidad.

Si se conecta la función Timer, se acciona a continuación el tiempo de funcionamiento con la perilla que se encuentra a la derecha del interruptor y luego se regula la velocidad deseada con la perilla ubicada a la izquierda. Transcurrido el tiempo fijado el agitador se detiene.

TABLA DE CARGA Y VELOCIDAD DE AGITACION

PESO KG	12	8	6	4	2
RPM MAX	100	150	200	220	250

(\*) Las R.P.M. no son exactas ya que las mismas se regulan por medio de tensión

(\*\*) El agitador esta diseñado para utilizarse en función continua no más de 3 hs.

### *Control de calidad y funcionamiento*

El Agitador de kline orbital N°..... ha sido inspeccionado verificándose sus condiciones técnicas y su funcionamiento

### **Certificado de venta**

Nombre de la compañía:.....

Dirección .....

Fecha de venta .....

### *Garantía*

El Agitador de kline orbital posee garantía total por doce meses a partir de la fecha de compra Durante este periodo el equipo debe ser reparado sin cargo La garantía se pierde si la chapa con la indicación del Nro de serie del agitador esta dañada o si este ha sido usado en forma distinta a las indicadas en este manual.

Firma y sello del Distribuidor Oficial