

Agitador Modelo

Vortex



Av. Alvarez Thomas 2651
C1431FOD Buenos Aires
Argentina
Tel.: (54-11) 4521-2070
Fax: (54-11) 4522-9535
E-mail: vicking@vicking.com.ar
Web Site: www.vicking.com.ar

MANUAL DE USO

Características Técnica

Motor de polos sombreados:	25w - 220 V
Velocidad fija:	2800 R.P.M.
Almohadilla de trabajo:	100 mm de Ø
Cable Trifilar:	3 hilos de 0.75 mm ² de Ø y 1.85 m de largo
Interruptor:	6 amperes
Se afirma sobre 3 ventosas de goma	
Conexión:	220 V 50 / 60 Hz

Puesta en marcha y funcionamiento

Descripción

Este equipo es ideal para trabajos de agitación intermitente utilizando tubos y pequeños erlenmeyer, vasos de precipitado, frasquitos, balones, etc., pudiendo agitar varios tubos al mismo tiempo. No está limitado en absoluto al tamaño máximo del tubo o recipiente a utilizar, mucho depende de la técnica, la forma del recipiente, la viscosidad del contenido y la cantidad del líquido. En general, un volumen de aproximadamente 100 ml. representa su capacidad máxima. Para conectar a 220 V 50 Hz.

Operación

Puesto el aparato en marcha por intermedio del interruptor en la parte superior del mismo, comienza a vibrar la almohadilla. Sosteniendo el tubo o pequeño recipiente suavemente con la mano y apoyándolo con una ligera presión sobre la almohadilla comienza la acción de agitación. Aumentando la presión aumenta la agitación. La velocidad es fija: 2.800 r.p.m. . Para operar no es necesario que los pies en forma de copas de succión se adhieran en la base, a menos que se usen recipientes grandes. Para adherencias la superficie debe ser lisa. Humedeciendo las capas con agua o glicerina mejora la adherencia.

Mantenimiento

Reposición del disco de goma espuma cuando ocasionalmente sea necesario, simplemente despegue la almohadilla desgastada, remueva el papel del dorso de la almohadilla nueva, que se entrega como repuesto, junto con el aparato y aplíquelo sobre el volante de aluminio.

Control de calidad y funcionamiento

El Agitador Modelo Vortex N°..... ha sido inspeccionado verificándose sus condiciones técnicas y su funcionamiento

Certificado de venta

Nombre de la compañía:.....

Dirección

Fecha de venta

Garantía

El Agitador Modelo Vortex posee garantía total por doce meses a partir de la fecha de compra Durante este periodo el equipo debe ser reparado sin cargo La garantía se pierde si la chapa con la indicación del Nro de serie del agitador esta dañada o si este ha sido usado en forma distinta a las indicadas en este manual.

Firma y sello del Distribuidor Oficial